

# DESINFICERING AV FINGERDOSIMETER MONORING®

## Bruksanvisning

### ➤ FULLSTÄNDIGMETOD

Denna metod skall följas minst en gång vid dagens början och slut, enligt anvisningar från er hygienansvarige.

#### Rengöringsbad

1. Sänk ned MONORING i ett dekontamineringsbad under 30 minuter.  
Rengöringsbadets innehåll:  
*Rengöringsmedel/fördesinficeringsmedel.*

2. Borsta med kirurgisk borste.
3. Skölj med kallt filtrerat vatten.

#### Desinficeringsbad

Var noga med att bära sterila handskar vid hantering av ringen för desinficering.

1. Sänk ned MONORING i ett desinficeringsbad under 30 minuter.  
*En förteckning över kompatibla desinficeringsprodukter finns i denna bruksanvisning.*
2. Skölj i rikligt med kallt sterilt vatten.
3. Torka med sterila kompresser.
4. Förvara i en steril behållare.



MONORING



MONORING är en hermetisk tillsluten ring



## > FÖRENKLAD METOD

Denna metod skall följas efter varje ingrepp. MONORING kan desinficeras med flera olika desinfektionsmetoder. Dessa ska valideras av den hygienansvarige på er arbetsplats.

### Metod nr 1: skrubbningsdesinficering

1. Gör en preoperativ handdesinfektion (s.k. kirurgisk desinfektion) av händerna, och sätt ringen på det finger som anvisas av den person som är behörig för strålskyddsfrågor.
2. Utför en kirurgisk skrubbningsdesinficering av händerna med hydroalkoholisk lösning, och var särskilt noga med ringen. För ringen fram och tillbaka och vrid runt den på fingret under 1,5 minuter, och var särskilt noga med insidan samt ändarna.
3. Torka bort den hydroalkoholiska lösningen helt och tag på sterila handskar över ringen.

### Metod nr 2: desinficering med hjälp av impregnerade rengöringslappar

1. Gnugga MONORING med rengöringslappar impregnerade med icke hudtoxisk perättiksyra, och lägg ned den på en ren yta.
2. Gör en preoperativ handdesinfektion (s.k. kirurgisk desinfektion) av händerna, och sätt sedan MONORING på det finger som anvisas av den person som är behörig för strålskyddsfrågor.

## > DESINFICERINGSPRODUKTER KOMPATIBLA MED MONORING

Hydroalkoholiska lösningar	Kompatibilitet
Etylalkohol 100% concentration	Ja
Isopropylalkohol 100% concentration	Ja
Ättiksyra < 20 % concentration	Ja
Väteperoxid < 10 % concentration	Ja

## > OM MONORING

MONORING är en hermetisk tillsluten ring av plast som är mjuk och samtidigt tålig. Den är dessutom helt slät och tät. Ringen innehåller en TLD-tablett av litiumfluorid (LiF), som sitter i ett hålrum under ett lock vilket svetsas fast med hjälp av ultraljud.

Har du frågor kring denna fingerdosimeter, kontakta gärna vår kundsupport. Denna bruksanvisning är enbart rådgivande, och gäller endast denna produkt.

Kontakta hygienansvarig personal på er arbetsplats för instruktion om hur desinfektion skall ske.



NOT-PDB-003-Rev0 - ©2023 LANDAUER - All rights reserved. - D138LNH

